

Beyaz krokodil : ref elektrot (gümüş)

Kırmızı krokodil : yardımcı elektrot (platin tel)

Yeşil krokodil : çalışma elektrotu (camsı karbon)

Ölçüme başlamadan önce el. Ları temizle daha sonra TBAPF₆(0.1M) ile background al. Background temiz çıkmalı-herhangi bir pik olmamalı

Hassasiyetle oynayıp pikleri daha görünebilir hale getirebilirsin

Ölçüm bittikten sonra "semi-derivative" al

Ölçüm Alırken:

- Her iki bölgeyi tara (hem negatif hem de pozitif tarama yap)
- Sadece pozitif ve sadece negatif bölgeyi tara
- Ardışık tarama yap, elektrokimyasal kararlılık testi

Piklerin daha iyi çıkması için:

- Tarama hızı
- Madde miktarı
- Hassasiyet önemli